

Ультрачистий газовий фільтр.

Інструкція по використанню.

Ультрачистий фільтр розроблений для видалення частинок і газоподібних сполук з газу, використовуваного в лабораторіях.

Перше підключення

Якщо зараз Ваша газова магістраль не споряджений конекторами, будь ласка, зробіть наступне:

- Виберіть місце прикріплення для фільтра за допомогою кронштейна
- Переріжте газову магістраль в обраному місці
- Вставте і затягніть за допомогою хомута вхідний фітинг (з'єднувач зі шлангом) в газовий шланг, що йде від газового балона
- Вставте і затягніть за допомогою хомута вихідний фітинг в газовий шланг, що йде до інкубатору

Установка фільтра

Для підключення ультрачистої фільтра до газової магістралі, пристебніть вхідний кінець фільтра до фітингів шланга, що йде про газового балона. Потім пристебніть вихідний кінець фільтра до фітингів шланга, що йде до інкубатора. Потім вставте фільтр в кронштейн.

Увага: спеціальний дизайн фітингів увазі захист від неправильної установки. Будь ласка, виконуйте установку згідно зображеної на етикетці фільтра стрілки, спрямованої в бік інкубатора.

Обслуговування

Рекомендовано міняти ультрачистий газовий фільтр кожні 4-6 місяців в залежно від завантаження інкубаторів.